



HI981037 皮肤和头皮 pH 测试仪

HI981037 是一款专门用于测量皮肤和头皮pH值的测试仪。测试仪使用一个平头电极以及开放式的参比结点,可以直接测量物体表面的pH值。 开为了允许内部参考细胞和皮肤表面之间的接触,开放的参比结点是必要的。

皮肤的pH值在大约5时呈微酸性。酸性的pH值有助于抵御有害细菌和真菌,同时促进有益细菌的生长。皮肤pH值的破坏会导致或加重皮肤疾病。许多护肤品和肥皂的pH值是平衡的,不会将皮肤的pH值改变到超出理想的范围。



电极特点:

平头pH电极

• 平头设计,可直接测量表面pH值。

开放式参比结点

测试仪采用开放式参比结点,此设计提供 了与皮肤或头皮的直接接触,使电极在最小 湿度下工作,以稳定测量。

玻璃材质外壳

• pH电极的采用无孔玻璃材质,便于清 洗和消毒。

测试仪特点:

LCD液晶显示屏

可显示测量读数、稳定指示器、电量 不足指示器、以及校准标识。

自动校准

仪器可自动校准,支持单点校准和两点校准。自动识别校准液,校准结束后LCD屏会显示已经校准的缓冲液值。

稳定指示器

 测量过程中屏幕左侧会出现一个沙漏状 稳定指示器,当读数稳定后沙漏标识 消失。

自动关机

仪器可以设置自动关机时间为无操作8分钟或60分钟,节省电池电量。也可以选择不使用自动关机功能。

电极诊断

在仪器校准界面时,如果电极污染需要 清洗,仪器屏幕会出现错误提示(Err)。

电池寿命长

皮肤pH测试仪具有卓越的电池寿命,可以工作大概1000小时,当电池电量不足时,显示电量不足标识。





